

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



振动磨ZDM-1

本产品采用YPREFIX=STL-级电机带动偏心甩锤，使击块\击环及料钵相互撞击，往返挤压平磨完成粉碎任务。专用于粉碎研磨具有一定硬度的非金属矿物质，在-分钟内迅速将物料制成-00目微粉状的试样，直接用于化验。

工作原理：物料放入全密封的料钵内，料钵内有破碎锤和破碎环，电机带动偏心锤高速旋转，形成振动撞击力和摩擦力，将物料制成粉状。料钵有普通钢高锰钢(标配)耐磨合金高铬钢碳化钨玛瑙等，价格相差倍，根据物料硬度和性质选择。产品特点：本机性能可靠，为最新一代机型产品；坚固耐用，结构紧凑，操作简便，无需特殊保养；采用全密封式，无粉尘污染，不用排风除尘设备；不混样，粒度均匀，无需筛分缩分；粉碎效率高，煤焦炭粮食之类0-秒可，一般沙石类不超过分钟便可达到-00目。

主要技术参数：装料容积：cm进料粒度约mm出料粒度目（0.07mm）过筛率大于0%磨具材质：铬钢机器净重kg外形尺寸（长×宽×高）×1×mm电源功率：AC80V0HzkW安装调试振动磨开箱后，应立打开机箱封板，将大弹簧附近的三根固定杆拆去，再盖上封板。

振动磨应安置在平整的地面上，与周围其振动磨ZDM-1设备及物体保持米以上间隙，也不要放置在对振动敏感的仪器设备附近。在磨盆磨环磨辊之间留有空隙，空隙约cm，磨料放置在空隙中，空隙不能全部填满，否则会影

振动磨ZDM-1

响磨环磨辊的振动，反而增加粉碎时间，甚至无法粉碎物料。八振动磨安装须知I除去木板包装，将机器左右箱体卸下，将大弹簧旁边的三根固定杆（运输过程中防止振动部件窜位）及螺丝全部取下。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/RkfTZhenDongPkLWa.html>